

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

NAMANGAN MUHANDISLIK-PEDAGOGIKA INSTITUTI

«Kimyoviy texnologiya» kafedrası



X.Sh.Aripov, M.Abdullayev, A.Jo‘rayev

ORGANIK MODDALAR KIMYOVIY TEXNOLOGIYASI

fanidan 5-tajriba ishi

Mavzu: Eterifikatsiya reaksiyasi yordamida murakkab efirlar sintezi. Sirka kislotadan etil efir sintez qilish

Namangan-2010

Tajriba ishi № 5

Eterifikatsiya reaksiyasi yordamida murakkab efirlar sintezi. Sirka kislotadan etil efir sintez qilish

Ishning maqsadi: Sirka kislotadan etil efirini sintez qilish



Kerakli reaktivlar:

1. Sirka kislota – 42 gr.
2. Etil spirt – 35,5 gr.
3. Sulfat kislota – 5 ml
4. Natriy atsetat, kaliy xlorid, natriy sulfat.


Asosiy reaksiya :



Reaksiya quyidagi bosqichlarda boradi:

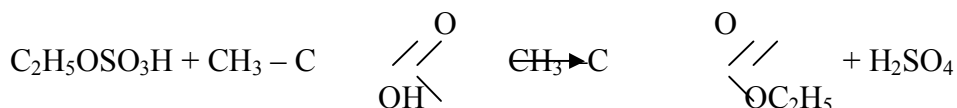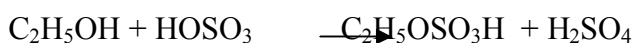


Ikkilamchi reaksiyalar:

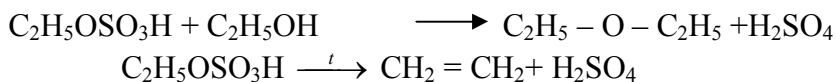

Ishning bajarilishi:

Hajmi 200 ml li Vyurs kolbasiga 15 ml spirt va 5 ml sulfat kislota solib, aralashtiring. Kolba ogʻziga tomizgich voronka, yon nay ogʻziga sovutgich ulab (3-rasm) uni yopiq plita ustida 140 C gacha qizdiring. Qizdirilgan aralashmaga tomizgich voronka orqali 30 ml spirt bilan 40 ml sirka kislota aralashmasini tomizing. Tomizish tezligi haydalayotgan efir tezligi bilan teng boʻlsin.

Reaksiya tugagach, aralashmani ajratgich voronkaga oʻtkazing, soʻngra mahsulotdagi sirka kislotani yoʻqotish uni oz-ozdan natriy karbonatning toʻyingan eritmasi bilan neytrallang (pH – indicator qogʻoz). Aralashmani ajratgich voronkada suvdan ajrating. Efirda aralashi qolgan spirt dan qutulish uchun unga 50% li kalsiy xlorid eritmasidan 15 ml qoʻshib chayqating (birlamchi spiortlar kalsiy xlorid bilan sirka etil efirda erimaydigan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ birikmasini hosil qiladi). Yana efir qatlamini suvdan ajratib oling. Uni natriy sulfat bilan quriting. Vyurs kolbasiga oʻtkazib haydang. 71-75°C etil aralashmasi etilatsetatning qaynashi 38-40 g, zichligi sindirish koʻrsatkichi

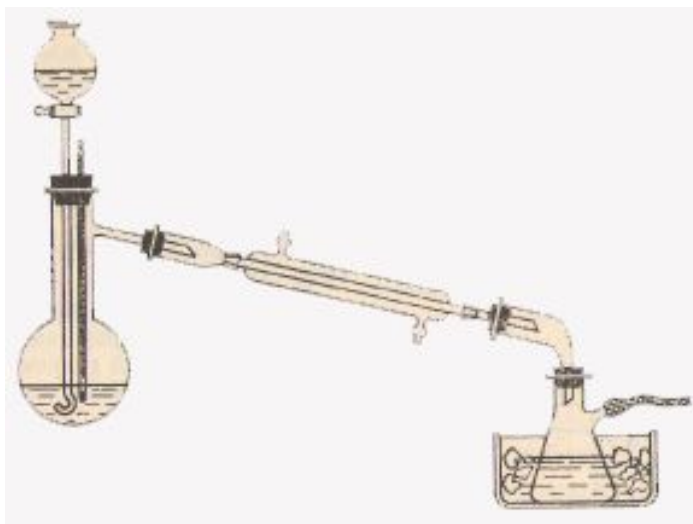

atrofida spirt va haydaladi. Toza 77,15°C, unumi $d_4^{20}=0,901$, nur $n_D^{20}=1,3728$.

3- *rasm.* Dietil efir sintezi uchun asbob